


# Anwendung STK Sperm Tracker LAB

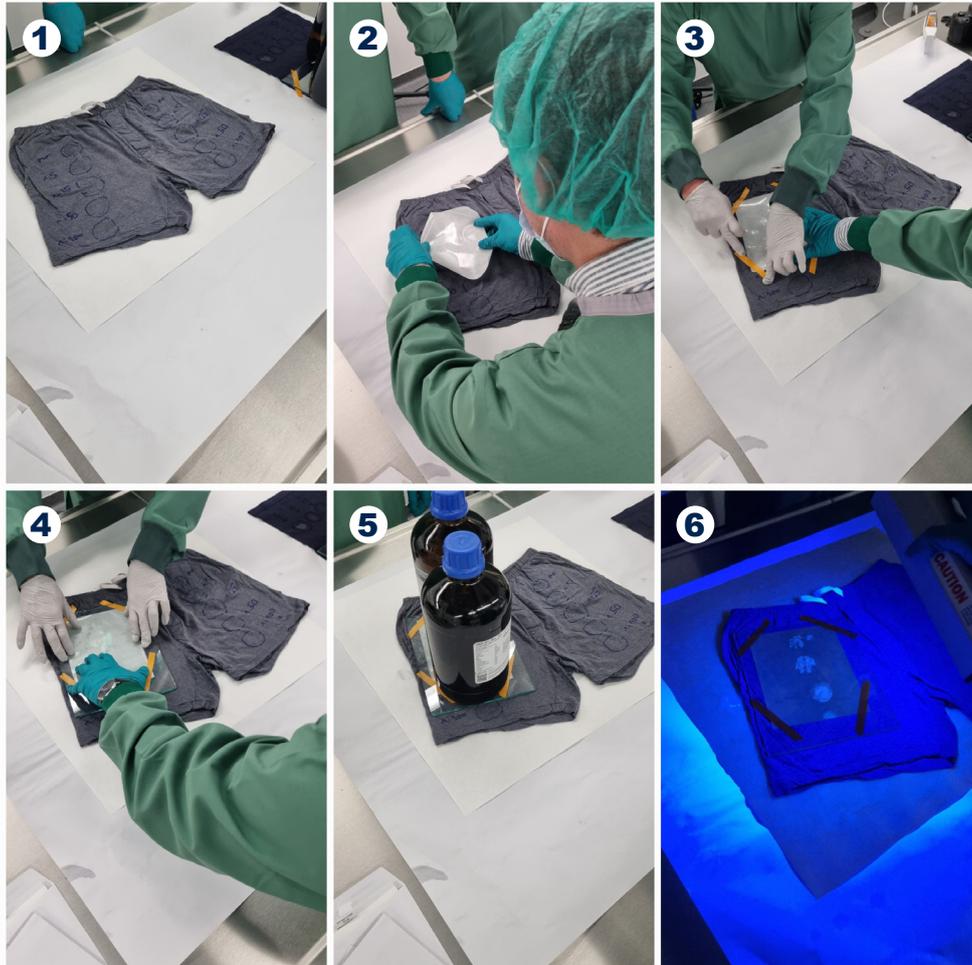

1. Breiten Sie den Spureträger auf einer ebenen Fläche aus.
2. Schneiden Sie das STK LAB-Papier auf die erforderliche Größe zu. Benetzen Sie die NICHT laminierte Seite unter Zuhilfenahme einer Sprühflasche vollständig und satt mit entmineralisiertem Wasser.
3. Bringen Sie das so vorbereitete STK LAB-Papier auf den Spureträger und fixieren es mit Klebebändern.
4. Sofern keine Presse vorhanden ist, legen Sie eine Glasplatte auf das STK-LAB-Papier.
5. Beschweren Sie die Platte mit Gewichten und halten Sie die erforderliche Einwirkzeit ein.
6. Nach der Einwirkzeit belassen Sie das Papier auf dem Spureträger und regen mit UV-Licht (365 nm ) die Lumineszenz an.